

LABII®

## B型氨氮说明书

品名	量程范围	货号	适用仪器
氨氮检测预制试剂	0-100mg/L	BA03G0	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

测定水样浓度范围	取样操作 (mL)			
	取水样	加蒸馏水	总体积	
1	0.01-5mg/L	10	0	10
2	0.05-10mg/L	5	5	10
3	0.5-25mg/L	2	8	10
4	1-50mg/L	1	9	10
5	2-100mg/L	0.5	9.5	10

强烈建议用户使用第1种取样方法

操作方法:

NH3-A: 将整瓶NH3-A试剂溶解于蒸馏水中, 并定容至100mL。


NH3-B: 将整瓶NH3-B试剂溶解于蒸馏水中, 并定容至100mL。



0570-3088893  
www.titrc.com


浙江迪特西科技有限公司  
浙江省衢州市春城路8号1幢

### 使用方法

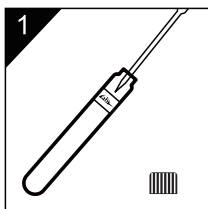


1 样品: 加入待测水样 10.0mL


参比溶液: 加入蒸馏水 10.0mL

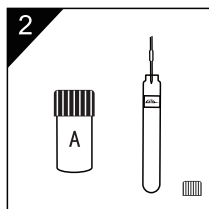


2 加入1.0mL试剂A, 摇匀

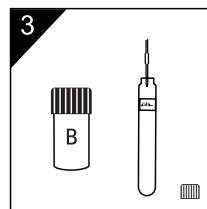

3 加入1.0mL试剂B, 摇匀

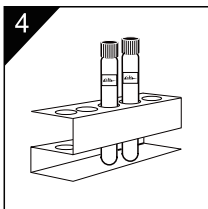

4 室温静置10min

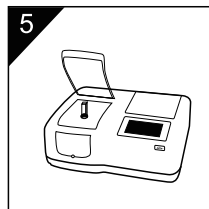

5 测量: 倒入10mm比色皿, 放入参比调零, 放入水样读数