

LABII®

E型氨氮高量程说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
氨氮检测盒 (HR)	10-150mg/L	EA03M0	D60-102	具有圆形比色皿槽 且可建立标准曲线 的分光光度计

应用范围:


适用于地表水、市政污水和工业废水等各类水质中氨氮的测定。浓度过高时需采用稀释等方法处理。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法

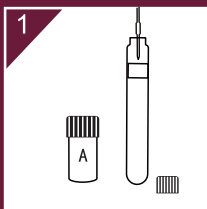


加入4.8mL试剂A

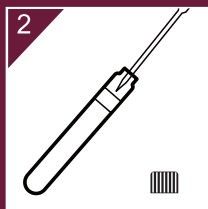


样品: 加入待测水样0.2mL
空白: 加入蒸馏水0.2mL
摇匀

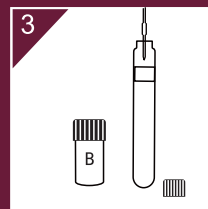

再依次向各管中加入
1.0mL试剂B, 摇匀

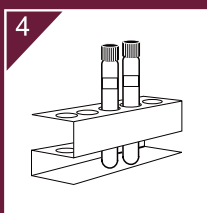

室温, 静置10min

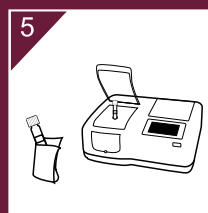

测量: 擦拭试管放入参
比调零, 放入水样读数