

LABII®

E型氨氮通用型说明书

品名	量程范围	货号	曲线号	适用仪器
氨氮检测盒	0-100mg/L	EA03M1	D60-910	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

	测定水样浓度范围	取样操作 (mL)		
		取水样	加蒸馏水	总体积
1	0.01-5mg/L	10	0	10
2	0.05-10mg/L	5	5	10
3	0.5-25mg/L	2	8	10
4	1-50mg/L	1	9	10
5	2-100mg/L	0.5	9.5	10


强烈建议用户使用第1种取样方法




0570-3088893
www.titr.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法

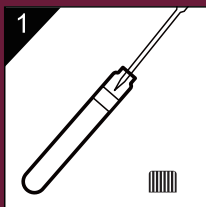


1
参比溶液: 加入蒸馏水10mL
样品: 加入待测水样10mL

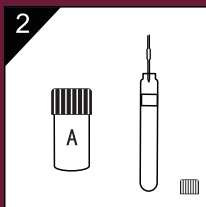


2
加入1.0mL试剂A, 摇匀

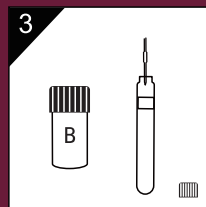

3
加入1.0mL试剂B, 摇匀

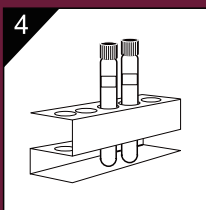

4
室温静置10min

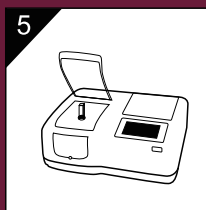

5
测量: 倒入10mm比色皿, 放入参比调零, 放入水样读数