

LABII®

B型总磷低量程粉剂法说明书

品名	量程范围	货号	适用仪器
总磷检测预制试剂 (LR)	0-16mg/L	BP06L0	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

测定水样浓度范围	取样操作 (mL)			
	取水样	加蒸馏水	总体积	
1	0.01-1mg/L	8	0	8
2	0.02-2mg/L	4	4	8
3	0.1-4mg/L	2	6	8
4	0.2-8mg/L	1	7	8
5	0.5-16mg/L	0.5	7.5	8

强烈建议用户使用第1种取样方法

操作方法:

TP-A: 将整瓶TP-A试剂溶解于蒸馏水中, 并定容至100mL。

TPL-B: 将整瓶TPL-B试剂溶解于蒸馏水中, 并定容至100mL。


TPL-C: 将整瓶TPL-C试剂溶解于20%的100mL硫酸溶液中(即80mL蒸馏水中加入20mL的硫酸)。




0570-3088893
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司
浙江省衢州市春城路8号1幢


使用方法

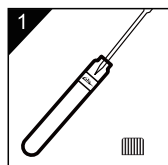


1
样品: 加入待测水样 8.0mL
参比溶液: 加入蒸馏水 8.0mL

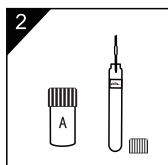


2
加入1.0mL试剂A, 摇匀

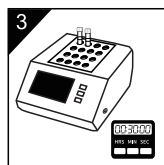


3
125°C, 30min消解

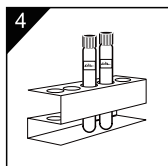


4
冷却至室温

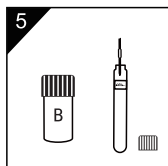

5
加入1.0mL试剂B, 摇匀

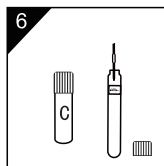

6
加入1.0mL试剂C, 摇匀, 静置10min

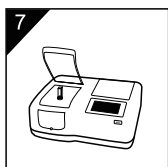

7
测量: 倒入30mm比色皿
放入参比调零
放入水样读数