

LABII®

## B型总磷高量程片剂法说明书

品名	量程范围	货号	适用仪器
总磷检测预制试剂 (HR)	2-450mg/L	BP06M0	具有圆形比色皿槽且可建立标准曲线的分光光度计

取样方式:

测定水样浓度范围	取样操作 (mL)		
	取水样	加蒸馏水	总体积
1 2-30mg/L	8	0	8
2 4-60mg/L	4	4	8
3 10-120mg/L	2	6	8
4 20-240mg/L	1	7	8
5 50-450mg/L	0.5	7.5	8

强烈建议用户使用第1种取样方法

操作方法:


TPH-B: 将整瓶TPH-B试剂溶解于10%的100mL硫酸溶液中(即90mL蒸馏水中加入10mL的硫酸)。




0570-3088893  
www.titrc.com

浙江迪特西科技有限公司  
浙江省衢州市春城路8号1幢


### 使用方法

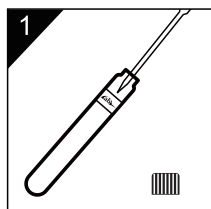


1  
样品: 加入待测水样8.0mL  
参比溶液: 加入蒸馏水8.0mL

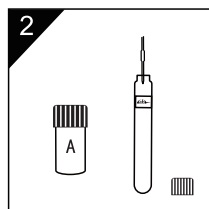


2  
加入1片试剂A, 摇匀

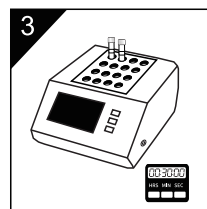


3  
125°C, 30min消解

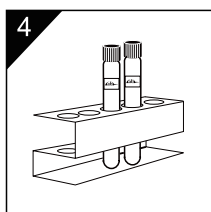

4  
冷却至室温

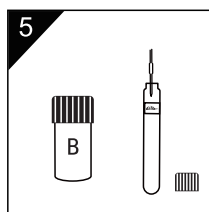

5  
加入1.0mL试剂B, 摇匀

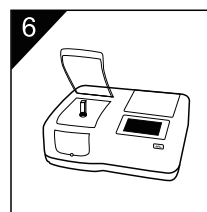

6  
测量: 倒入10mm比色皿, 放入参比调零, 放入水样读数